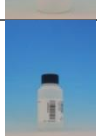
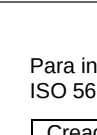


Envases para el muestreo de Aguas

Agrolab Medioambiente.


	Art. No. nombre	Material Color Tapón	Vol.	GHS- etiqueta	Conservantes Instrucciones de llenado	No. Envases - Parámetro
	A004 Neutral	PE, blanco rojo	500 ml			1 I ⁻ , Br ⁻ , BrO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , Cr(VI), F ⁻ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , Silicatos, SO ₄ ²⁻ , TOC/COD, TDS, Oxidabilidad, Residuo Seco, Materias Inhibidoras, Glifosato/AMPA, EDTA/NTA 1 DBO ₅ 2 Materias en Suspensión / Materias Sedimentables / Sólidos gruesos 2 Actividad Alfa Total 2 Actividad Beta Total
	A400 Organics	vidrio, verde negro	500 ml			1 Detergentes Aniónicos, 1 Catiónicos y no Iónicos 1 Pesticidas, PAHs, PCB 2 Compuestos Organo-Estánicos 1 Olor y sabor
	A002 Mibio	PE, blanco azul	250 ml		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebotar	1 E.coli, coliformes, aerobios 22°C y 36°C + x (x = Enterococos o C. perfringens o P. aeruginosa) 1 Para cada parámetro adicional
	A207 Mibio (pools)	PE, blanco azul	250 ml		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebotar	Ver envase A002
	A702 Mibio-1L	PE, blanco azul	1 L		Tiosulfato No lavar Llenar hasta arriba sin rebotar	1 Legionella
	A203 CO ₂	PET, transparente blanco	250 ml		Sin burbujas Rellenar hasta el borde	1 Bc, Ac, HCO ₃ ⁻ , CO ₂ , CO ₃ ²⁻ , pH, Conductividad, Color, Cloro, 4 Turbidez 4 Tritio
	A200 AOX	vidrio, topacio verde	250 ml		HNO ₃ No lavar	1 AOX, <i>Añadir tiosulfato si se sospecha que la muestra ha sido clorada</i>
	A208 DQO, N, P	PE, blanco blanco	250 ml		H ₂ SO ₄ No lavar	1 DQO, TKN, P
	A102 Metals	PE, blanco negro	100 ml		HNO ₃ No lavar	1 Hg, Metales (excepto Cr (VI)) Filtrar 40ml para metales disueltos
	A113 VOC	vidrio topacio blanco	100 ml		H ₂ SO ₄ No lavar Rellenar hasta el borde	2 COVs, Cloruro de Vinilo <i>Añadir tiosulfato si se sospecha que la muestra ha sido clorada</i>
	A201 Rn	vidrio, topacio negro	250 ml		Sin burbujas Rellenar hasta el borde	1 Radón

Para información adicional, por favor, póngase en contacto con su CRM. Todos los conservantes añadidos cumplen con la UNE-EN ISO 5667-3 y criterios locales adicionales.

Creado: Conce Nguema	Revisado: Verónica Moreno	Aprobado: Raquel Cámara
----------------------	---------------------------	-------------------------

Envases para el muestreo de Aguas

Agrolab Medioambiente.

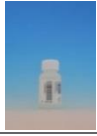	Art. No. nombre	Material Color Tapón	Vol.	GHS- etiqueta	Conservantes Instrucciones de llenado	No. Envases – Parámetro
	A104 Chlorate, Chlorite	PP, transparente blanco	30 ml		NaOH No lavar	1 Cloratos, cloritos
	A211 Sulfide	PE, blanco	250 ml	 	ZnAc+NaOH No lavar	1 Sulfuros
	A105 Sulfite	PE, blanco blanco	60 ml	 	EDTA No lavar	1 Sulfitos
	A106 Phenol Index	vidrio, topacio blanco	60 ml		H ₂ SO ₄ No lavar	1 Índice de Fenoles
	A401 Phenols	vidrio, verde blanco	500 ml		H ₂ SO ₄ No lavar	1 Fenoles 2 Aceites y Grasas / Hidrocarburos totales 1 Índice Hidrocarburos (C10-C40)
	A114 Cyanide	PE, negro - azul	60 ml		NaOH No lavar	1 Cianuros Libres 2 Cianuros Totales
	A205 Organic	vidrio, topacio negro	250 ml			1 Hidrocarburos C10-C40 (DV)
	A060 NH ₄ , DOC filtrado	PE, blanco	60 ml		H ₂ SO ₄ No lavar	1 NH ₄ (OB) (MA) o-PO ₄ ³⁻ , P disuelto (FILTRAR 20 ml mínimo)
	A112 VOC	vidrio blanco	40 ml		Rellenar hasta el borde	3 Epiclorhidrina (RC) 4 Mercaptanos (RC)
	A101 VOC (pools)	vidrio blanco	20 ml		Tiosulfato. No lavar. Rellenar hasta el borde	2 Trihalometanos (BB)
	A700 Organics	vidrio verde	1000 ml		Llenar hasta el 90%	2 Compuestos organoestánicos (OB) 2 Nitrobenzeno (OB) 2 Cloroalcanos (OB)

Para información adicional, por favor, póngase en contacto con su CRM. Todos los conservantes añadidos cumplen con la UNE-EN ISO 5667-3 y criterios locales adicionales.

Creado: Conce Nguema

Revisado: Verónica Moreno

Aprobado: Raquel Cámara